




Déterminer le grossissement



Le microscope au collège possède :

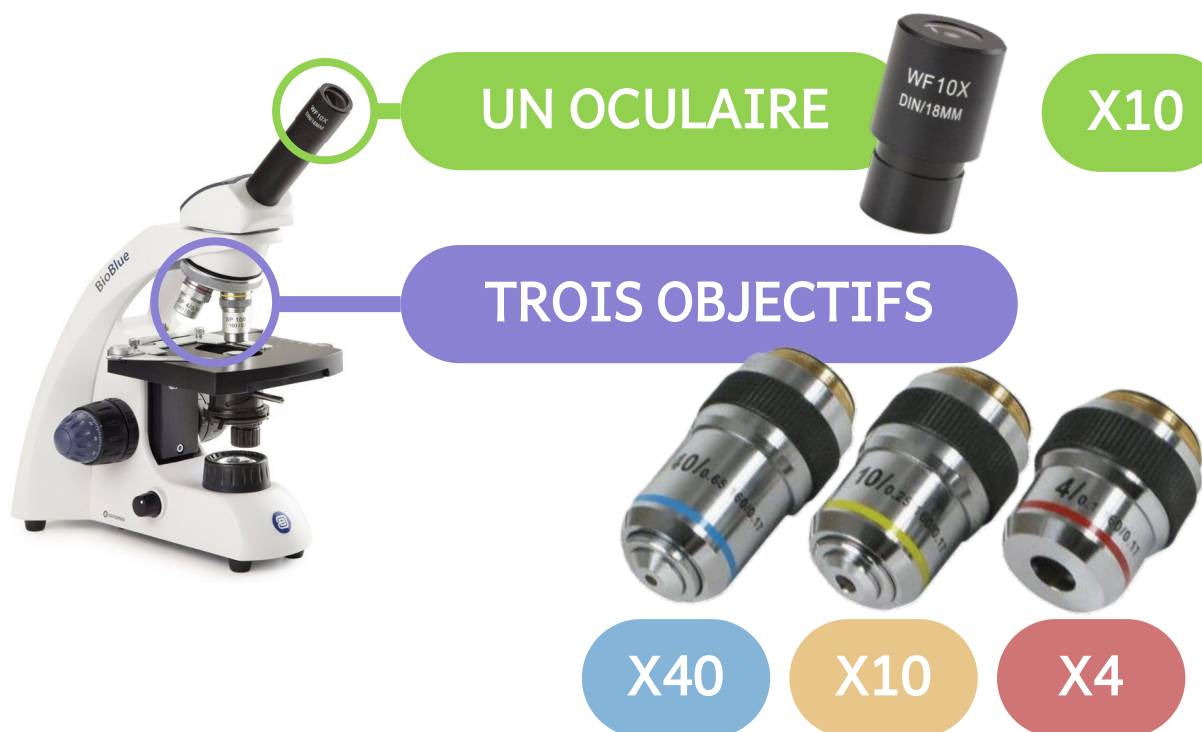

Quand j'ai terminé mon observation, je dois pouvoir indiquer le **grossissement utilisé**. Pour le calculer :

- ☐ Je regarde sur mon oculaire (là où je place l'œil quand j'utilise le microscope). C'est généralement un **X10**.
- ☐ Je regarde l'objectif que je suis en train d'utiliser (rouge, jaune, bleu ?) et ce qui est inscrit dessus : **S4**, **S10**, **S40** ?
- ☐ Pour trouver le grossissement total, je dois faire
Oculaire x **Objectif**
- ✓ Pour l'objectif **bleu**, cela donne par exemple **10** X **40** = **X400**