




Les étapes à suivre pour observer un objet au microscope

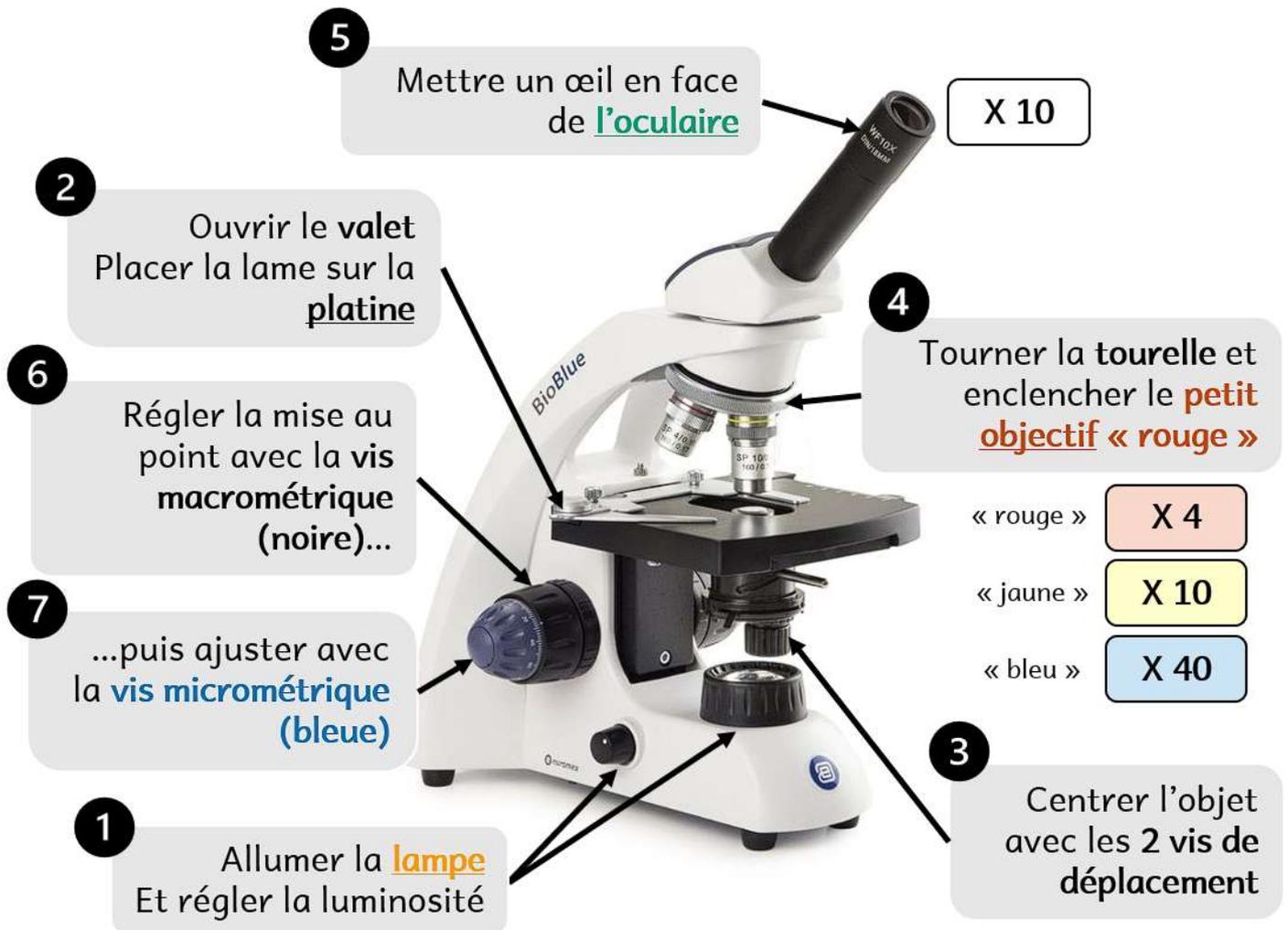

Grille d'évaluation

 Indicateurs de réussite / J'ai réussi si...

- Je n'ai pas réclamé d'aide inutile.
- Le **microscope est allumé** et la **luminosité bien réglée**.
- La **lame est bien installée** sur la platine.
- J'ai commencé par l'**objectif le plus petit** (rouge X4).
- J'ai réglé correctement la **netteté** avec la **vis macrométrique**.
 - Ensuite : J'ai **sélectionné une zone intéressante** à observer.
 - Ensuite : J'ai ensuite réglé le microscope avec l'**objectif moyen** (jaune X10).
 - Ensuite : J'ai ensuite réglé le microscope avec l'**objectif grand** (bleu X40).

 **Insuffisant**
0 à 2 éléments

 **Fragile**
3 à 4 éléments

 **Satisfaisant**
5 à 6 éléments

 **Expert**
7 à 8 éléments